


硝酸盐（高）操作说明


www.harveson.com.cn

HARVESON


HWS20002 0.2~30.0mg/L

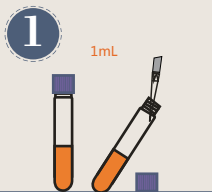


取出1根预制管试剂并拧开盖子，加入1 mL待测水样。

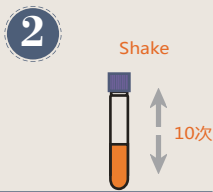


盖上盖子颠倒十次摇匀。

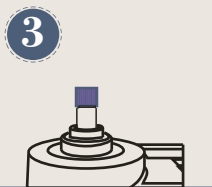

打开仪器，选择硝酸盐程序，放入试剂，调零。

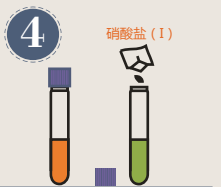

取出试管，加入1包硝酸盐 I 试剂。

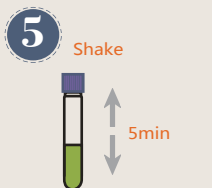

盖上盖子并拧紧，摇匀溶解，等待5min。



显色完成后擦净比色管外壁，使无污渍及指纹。



将处理好的样品管放入仪器中读数。